

pH-Fix 0 – 14

Teststreifen zur Bestimmung des pH-Wertes im Bereich pH 0 – 14



Gebrauchsanweisung beachten

REF

92110


Inhalt:

100 Teststreifen


1 Vergleichsskala pH 0 – 14

Gebrauchsanweisung:

1. Teststreifen in die Probeflüssigkeit mit allen Testfeldern für 1 s eintauchen.
2. Überschüssige Flüssigkeit abschütteln.
3. Mit der Farbskala vergleichen. Entsprechenden Wert ablesen.

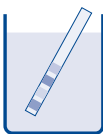

1

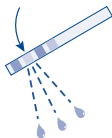

2



3

Bemerkung:

Bei ungenügender Pufferung Teststreifen bis zur Farbkonzanz in der Prüfflüssigkeit belassen.

Lagerbedingungen:

Teststreifen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur 4–30 °C).

Entsorgung:

Die gebrauchten Teststreifen können dem Hausmüll zugeführt werden.



Gebrauchsanweisung beachten

REF

Artikelnummer



Hersteller



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

Vertrieb in der Schweiz durch: **MACHEREY-NAGEL AG** · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Schweiz

Tel.: 062 388 55 00 · sales-ch@mn-net.com

pH-Fix 0 – 14

Test strips for measuring pH values in the range of 0 – 14



Please refer to instructions for use



REF**92110****Pack content:**

100 test strips

1 reference color scale pH 0 – 14

Instructions for use:

1. Dip test strip for 1 s with all test fields in the sample solution.
2. Shake off excess sample solution.
3. Compare with color scale and read off the corresponding pH-value.

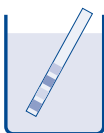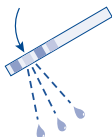**1****2****3****Note:**

If sample solution is weakly buffered leave test strip in solution until color no longer changes.

Storage:

Avoid exposing the test strips to sunlight and moisture. Store the container in a dry place (storage temperature 4 – 30 °C).

Disposal:

Used test strips may be disposed of as domestic waste.



Please read instructions for use!

REF

Item number



Manufacturer

